



Dit document bevat alle verpakkingen in gebruik bij Waterproef.
Hier volgt een uitleg hoe de emballagelijst werkt.

Het eerste gedeelte bestaat uit een overzicht van de analyses.
Dit overzicht is uitgesplitst in twee categorieën:
Analyses in water compartimenten en analyses in vaste compartimenten.

Zoek in de betreffende categorie de analyse op.
Achter de analyse staat de vulinstructie en de benodigde verpakkingscode(s).

Het tweede gedeelte is een overzicht van verpakkingscodes met foto en beschrijving.

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
ABMTNE1U	Abamectine	Volledig vullen	WPE042
ACRYLAT1	Acrylaten	Volledig vullen	WPE041
ATMS1	Algtox in ACM		
AL1	Aluminium		WPE022
AL1F	Aluminium na filtratie	Filtreren	WPE024
AMINES1	Amines	Volledig vullen	WPE042
NH31	Ammoniak (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH32	Ammoniak (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH41	Ammonium (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH42	Ammonium (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
PO4K	Anaerobe fosfaatafgifte	Luchtvrij afvullen	WPE006
APRMS1U	Anti PR-CALUX		
AARMS1U	Anti-AR CALUX		
SB1	Antimoon		WPE022
SB1F	Antimoon na filtratie	Filtreren	WPE024
AS1	Arseen		WPE022
AS4	Arseen na destructie		
AS1F	Arseen na filtratie	Filtreren	WPE024
BA1	Barium		WPE022
BA1F	Barium na filtratie	Filtreren	WPE024
BA4U	Barium na ontsluiting		WPE023
BMFYTD2	Bemonstering fytoplankton diepe wateren	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMFYTO2	Bemonstering fytoplankton ondiepe wateren	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMFYTTEO2	Bemonstering fytoplankton TEO		WPE011
BMFYTK2	Bemonstering fytoplankton waterkant	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMZOOD2	Bemonstering zooplankton diepe wateren	1,25 ml lugol toevoegen	WPE008
BMZOOK2	Bemonstering zooplankton vanaf waterkant	1,25 ml lugol toevoegen	WPE008
FLPROBZQS	Bepaling van algengroepen mbv fluoroprobe zwemwater	90% vullen	WPE038
FLPROB2	Bepaling van algensamenstelling mbv fluoroprobe	90% vullen	WPE038

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
BTN1F	Berekend totaal stikstof (KJN-laag na filtratie, filtratie lab)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BTN2F	Berekend totaal stikstof (KJN-laag na filtratie, filtratie veld)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BE1	Beryllium		WPE022
BE1F	Beryllium na filtratie	Filtreren	WPE024
B1U	Boor		WPE022
B1UF	Boor na filtratie	Filtreren	WPE024
PBDE1U	Brandvertragers (PBDE)	Volledig vullen	WPE042
BRO1	Bromaat na filtratie	Filtreren	WPE019
BR1	Bromide na filtratie	Max 80% vullen - filtreren	WPE018
BTN1	BTN1L: Berekend totaal stikstof (KJN-Laag, filtratie lab)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BTN2	BTN1V: Berekend totaal stikstof (KJN-Laag, filtratie veld)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BTN4	BTN4L: Berekend totaal stikstof (KJN-Hoog, filtratie lab)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BTN42	BTN4V: Berekend totaal stikstof (KJN-Hoog, filtratie veld)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
BZV1	BZV	Volledig vullen Volledig vullen	WPE025 WPE034
BZV1S19	BZV over 19 dagen	Volledig vullen	3 X WPE006
CD1	Cadmium		WPE022
CD4	Cadmium na destructie		
CD1F	Cadmium na filtratie	Filtreren	WPE024
CA1	Calcium		WPE022
CA4	Calcium na destructie		
CA1F	Calcium na filtratie	Filtreren	WPE024
CARBOX1U	Carboxamides	Volledig vullen	WPE037
CL1	Chloride (filtratie lab)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
CL2	Chloride (filtratie veld)	Nog filtreren Nog filtreren	WPE018 WPE032
CHFYL2	Chlorofyl-a en faeofytine		WPE026
CR1	Chroom		WPE022
CR64U	Chroom (VI)	Filtreren, volledig vullen	WPE035

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
CR4	Chroom na destructie		
CR1F	Chroom na filtratie	Filtreren	WPE024
COVID1	Covid bemonstering	Volledig vullen	WPE027
TCN1U	Cyanide, totaal	Lucht vrij afvullen	WPE007
VCN1U	Cyanide, vrij	Lucht vrij afvullen	WPE007
CTOXMS1U	Cytotox CALUX test		
CZV1	CZV		WPE017
CZV1F	CZV na filtratie	Filtreren	WPE017
CZV1TF16	CZV na filtratie over 1,6 µm	Filtreren	WPE034
DTMS1	Daphniatox in DSW		
DEHP1U	DEHP	Volledig vullen	WPE042
DETANI1U	Detergenten, anionactief	Lucht vrij afvullen	WPE042
DETKAT1U	Detergenten, kationactief	Lucht vrij afvullen	WPE042
DETNON1U	Detergenten, nonionactief	Lucht vrij afvullen	WPE042
DCFL1U	Dicofol		WPE042
ECOL1	E-coli	90% vullen	WPE021
EGV251	EGV bij 25 graden Celsius (labmeting)	Lucht vrij afvullen	WPE032
EOX1U	EOX		WPE030
EOX4U	EOX (hoge bepalingsgrens)		WPE030
ERAMS1U	ERa CALUX		
UV2541	Extinctiemeting bij 254 nm	Max 80% vullen - filtreren	WPE018
FL1U	Fluoride		WPE023
FORMAL1	Formaldehyde	Volledig vullen	WPE004
PSFE1	Fosfor, zwavel en ijzer		WPE029
FTALAT1	Ftalaten	Volledig vullen	WPE042
GBM11	GBM pakket 1		
GBM21	GBM pakket 2		
GBM31	GBM pakket 3		
GBM41	GBM pakket 4		
GBMBMA1U	GBM pakket BMA	Volledig vullen	WPE042
GBMNTS1U	GBM pakket niet toetsbare stoffen	Volledig vullen	4 X WPE042
GBMSVS4U	GBM pakket specifieke verontreinigde stoffen	Volledig vullen	3 X WPE042
MEDB1	Gidsstoffen		
GROB1	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen	Volledig vullen	WPE006

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
GROB2	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen, lage bepalingsgrens	Volledig vullen	2 X WPE006
GRMS1U	GR CALUX		
HH1	Hardheid	Filtreren	WPE024
HBCD1U	Hexabroomcyclododecaan	Volledig vullen	WPE042
HUMUS2	Humuszuren	Max 80% vullen - filtreren	WPE018
FE1	IJzer		WPE022
FE21U	IJzer (tweewaardig)	Volledig vullen	WPE045
FE4	IJzer na destructie		
FE1F	IJzer na filtratie	Filtreren	WPE024
IR4	Indamprest in afvalwater	80% vullen	WPE009
INSECT1	Insecticiden	Volledig vullen	2 X WPE042
INTENT1	Intestinale enterococcen	90% vullen	WPE021
K1	Kalium		WPE022
K4	Kalium na destructie		
K1F	Kalium na filtratie	Filtreren	WPE024
KETON1	Ketonen/Aceton	Volledig vullen	WPE004
CO1	Kobalt		WPE022
CO1F	Kobalt na filtratie	Filtreren	WPE024
CO4U	Kobalt na ontsuiking		WPE023
CU1	Koper		WPE022
CU4	Koper na destructie		
CU1F	Koper na filtratie	Filtreren	WPE024
HG1	Kwik		WPE005
HG4	Kwik na destructie		
HG1F	Kwik na filtratie	Filtreren	WPE005
LCTQP21U	LCTQ Pakket 2		WPE042
LEGIO1U	Legionella		WPE028
PB1	Lood		WPE022
PB4	Lood na destructie		
PB1F	Lood na filtratie	Filtreren	WPE024
MG1	Magnesium		WPE022
MG4	Magnesium na destructie		
MG1F	Magnesium na filtratie	Filtreren	WPE024
MN1	Mangaan		WPE022

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
MN1F	Mangaan na filtratie	Filtreren	WPE024
MED1	Medicijnen		
MTMS1	Microtox in DSW		
VPMTB1	Milieutoxicologie 12 x 1 liter monstername	60% vullen	12 X WPE013
VPMTA1	Milieutoxicologie 2 x 1 liter monstername	60% vullen	2 X WPE013
MINOL1	Minerale olie		
MINOL1I	Minerale olie identificatie		
MO1	Molybdeen		WPE022
MO1F	Molybdeen na filtratie	Filtreren	WPE024
MO4U	Molybdeen na ontsluiting		WPE023
NA1	Natrium		WPE022
NA4	Natrium na destructie		
NA1F	Natrium na filtratie	Filtreren	WPE024
NI1	Nikkel		WPE022
NI4	Nikkel na destructie		
NI1F	Nikkel na filtratie	Filtreren	WPE024
NO31	Nitraat (berekend, filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE018
		Max 80% vullen - filtreren	WPE018
		Filtratie op Lab	WPE018
		Filtratie op Lab	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
		Nog filtreren	WPE032
		Max 80% vullen - filtreren	WPE032
		Filtratie op Lab	WPE032
		Filtratie op Lab	WPE032
NO32	Nitraat (berekend, filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Max 80% vullen - filtreren	WPE018
		Filtratie op Lab	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
		Max 80% vullen - filtreren	WPE032
		Filtratie op Lab	WPE032
NO21	Nitriet (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
NO22	Nitriet (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NITRI1	Nitrificatieremming		WPE006
NF1U	Nonylfenolen	Volledig vullen	WPE042
NRF2MS1U	Nrf2 CALUX		
OCB1	OCB	Volledig vullen	WPE012
OB1	Onopgeloste bestanddelen	Volledig vullen	WPE006
OB2	Onopgeloste bestanddelen, lage bepalingsgrens	Volledig vullen	2 X WPE006
DOC1	Opgelost organisch koolstof	Filtreren, luchtvrij vullen	WPE018
OPLOSP11	Oplosmiddelen pakket 1	Volledig vullen	WPE004
PO41	Ortho-fosfaat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
PO42	Ortho-fosfaat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
PO41X	Ortho-fosfaat zonder filtratie		WPE025
P53SMS1U	P53 CALUX (+S9)		
P53MS1U	P53 CALUX (-S9)		
PAHMS1U	PAH CALUX		
PAK164U	PAK 16		WPE030
PAK1	PAK 16 componenten		
PAKRWS1U	PAK's RWS	50% vullen	WPE043
PCB4U	PCB	Volledig vullen	WPE012
PFOX1U	Perfluorooctaansulfonaat en perfluorooctaanzuur		WPE031
PEB1	Petroleum extraheerbare bestanddelen, directe extractie	80% vullen	WPE001
PEBSOX1U	Petroleum extraheerbare bestanddelen, Soxhlet	80% vullen	WPE001
PH1	pH (labmeting)	Luchtvrij afvullen	WPE032
PFAS1U	Poly- en perfluoralkylstoffen		WPE031
ACRYLAM1	Polyacrylamide	Volledig vullen	WPE013
PPARGMS1U	PPARg CALUX		
PXRMS1U	PXR CALUX		
QSCN2	Quickscan blauwalg zwemwater		
RESPI4	Respiratieremming		WPE006
XRAYCL1U	Röntgencontrastmiddelen	Volledig vullen	WPE042

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
SE1U	Seleen		WPE022
SE1F	Seleen na filtratie	Filtreren	WPE024
KJN1	Som ammonium en organisch gebonden stikstof		
KJN1F	Som ammonium en organisch gebonden stikstof na filtratie		
CHLAKN1U	Som C10-C13 chlooralkanen	Volledig vullen	WPE042
NOX1	Som Nitriet + Nitraat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NOX2	Som Nitriet + Nitraat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
VOX1U	Som vluchtige organische halogeenvverbindingen	Lucht vrij afvullen	WPE041
SVBCL1U	Som vrij beschikbaar chloor	Volledig vullen	WPE044
SR1UF	Strontium na filtratie	Filtreren	WPE024
SO41	Sulfaat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
SO42	Sulfaat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
OS1	Sulfide, opgelost		WPE029
		Lucht vrij afvullen	WPE042
TS1U	Sulfide, totaal	Lucht vrij afvullen	WPE040
TE1UF	Tellurium na filtratie	Filtreren	WPE024
TL1F	Thallium na filtratie	Filtreren	WPE024
SN1F	Tin na filtratie	Filtreren	WPE024
SN4U	Tin na ontsluiting		WPE023
TI1UF	Titaan na filtratie	Filtreren	WPE024
TP1	Totaal fosfor		
TP1F	Totaal fosfor na filtratie		
TOC1	Totaal organisch koolstof		2 X WPE017
TN1	Totaal stikstof		2 X WPE017
TROEB1U	Troebelheid	Lucht vrij afvullen	WPE016
U1U	Uranium		WPE022
U1F	Uranium na filtratie	Filtreren	WPE024
V1	Vanadium		WPE022
V1F	Vanadium na filtratie	Filtreren	WPE024
V4U	Vanadium na ontsluiting		WPE023

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
BTEX1U	Vluchtige aromaten: BTEXN	Lucht vrij afvullen	WPE041
VKWA1U	Vluchtige koolwaterstoffen: SIKB-protocol 3130 aanvullend A	Lucht vrij afvullen	WPE041
VKWU1U	Vluchtige koolwaterstoffen: uitgebreid pakket	Lucht vrij afvullen	WPE041
VLFE1U	Waterdamp vluchtige fenolen	Lucht vrij afvullen	WPE039
HCO32	Waterstofcarbonaat	Lucht vrij afvullen	WPE032
HCO32F	Waterstofcarbonaat na filtratie	Filtreren, lucht vrij vullen	WPE032
AG1F	Zilver na filtratie	Filtreren	WPE024
AG4U	Zilver na ontsluiting		WPE023
ZN1	Zink		WPE022
ZN4	Zink na destructie		
ZN1F	Zink na filtratie	Filtreren	WPE024
TZWAV1U	Zwavel, totaal		WPE022

Analyse overzicht

Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
ALK6	Alkaliteit	80% vullen	WPE009
ASBEST5	Asbest		3 X WPE036
BEZM1	Bezinking met maatscilinder	Volledig vullen	WPE006
BEZ1	Bezinksel		WPE006
CA5U	Calcium		WPE009
KG_CO35	Calciumcarbonaat	80% vullen	WPE009
CL5U	Chloride		WPE009
CZV5	CZV	80% vullen	WPE009
DCHTH5	Dichtheid (soortelijke massa)	80% vullen	WPE009
EOX5U	EOX		WPE009
PS5	Fosfor en zwavel in vaste matrix	80% vullen	WPE009
PS5X	Fosfor en zwavel in vaste matrix en natgewicht	80% vullen 80% vullen	WPE009 WPE009
PSFE5	Fosfor, zwavel en ijzer in vast matrix	80% vullen 80% vullen	WPE009 WPE009
GRIR5	Gloeirest van de indamprest	80% vullen	WPE009
GROB4	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen		WPE006
GRAN5U	Granulaat uitgebreid onderzoek	90% vullen	1000 X WPE999
FE5	IJzer	80% vullen 80% vullen	WPE009 WPE009
IR5	Indamprest van vaste matrix	80% vullen	WPE009
KG_KG2000	Korrelgrootte >2000 µm	80% vullen	WPE009
SCG5U	Korrelgrootte uitgebreid SCG	80% vullen	WPE009
KG_KGP2	Korrelgroottefractie <2 µm, pipetmethode	80% vullen	WPE009
HG5	Kwik	80% vullen	WPE009
MG5U	Magnesium		WPE009
MENG5	Maken mengmonster	80% vullen	WPE009
MN5U	Mangaan		WPE009
MT5	Microtox in poriewater	80% vullen	WPE009
MINOL5	Minerale olie	80% vullen	WPE009
MINOL5I	Minerale olie identificatie		
OCB5	OCB	80% vullen	WPE009
OB4	Onopgeloste bestanddelen in actief slib		WPE006

Analyse overzicht

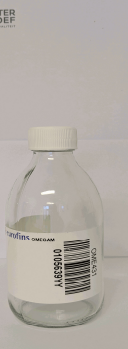
Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
KG_OS5	Organisch stof	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
OS5U	Organisch stof uitbesteed		WPE033
PO45	Ortho-fosfaat na centrifugeren		
POLS5	P Olsen	80% vullen	WPE009
PAK105	PAK 10 componenten	80% vullen	WPE009
PAK165	PAK 16 componenten	80% vullen	WPE009
PCB5	PCB	80% vullen	WPE009
PCF5	Pentachloorfenol	80% vullen	WPE009
PH6	pH in zuiveringsslib (labmeting)	80% vullen	WPE009
PFAS5U	Poly- en perfluoralkylstoffen		WPE033
KJN5	Som ammonium en organisch gebonden stikstof	80% vullen	WPE009
TP5	Totaal fosfor	80% vullen	WPE009
BTEX5U	Vluchtige aromaten		WPE009
VKW5	Vluchtige koolwaterstoffen	80% vullen	WPE009
VVZ6	Vluchtige vetzuren	80% vullen	WPE009
VFE5M	Vrij ijzer mbv ICP-MS		WPE008
SB5M	WB: Antimoon na destructie	80% vullen	WPE009
AS5M	WB: Arseen na destructie	80% vullen	WPE009
BA5M	WB: Barium na destructie	80% vullen	WPE009
CD5M	WB: Cadmium na destructie	80% vullen	WPE009
CR5M	WB: Chroom na destructie	80% vullen	WPE009
FE5M	WB: IJzer na destructie	80% vullen	WPE009
CO5M	WB: Kobalt na destructie	80% vullen	WPE009
CU5M	WB: Koper na destructie	80% vullen	WPE009
PB5M	WB: Lood na destructie	80% vullen	WPE009
MO5M	WB: Molybdeen na destructie	80% vullen	WPE009
NI5M	WB: Nikkel na destructie	80% vullen	WPE009
SN5M	WB: Tin na destructie	80% vullen	WPE009
V5M	WB: Vanadium na destructie	80% vullen	WPE009
ZN5M	WB: Zink na destructie	80% vullen	WPE009
ZANDIR5	Zandrest van de indamprest	80% vullen	WPE009
AS5I	ZS-SB: Arseen na destructie	80% vullen	WPE009

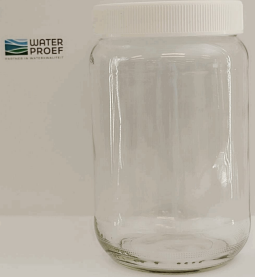
Analyse overzicht**Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)**

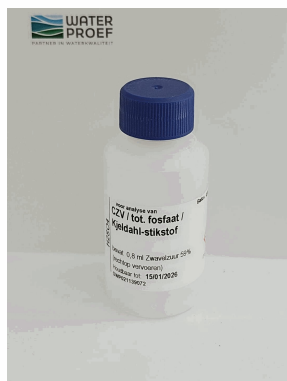
Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
BE5I	ZS-SB: Beryllium na destructie	80% vullen	WPE009
CD5I	ZS-SB: Cadmium na destructie	80% vullen	WPE009
CR5I	ZS-SB: Chroom na destructie	80% vullen	WPE009
FE5I	ZS-SB: IJzer na destructie	80% vullen	WPE009
CU5I	ZS-SB: Koper na destructie	80% vullen	WPE009
PB5I	ZS-SB: Lood na destructie	80% vullen	WPE009
NI5I	ZS-SB: Nikkel na destructie	80% vullen	WPE009
ZN5I	ZS-SB: Zink na destructie	80% vullen	WPE009
TZWAV5U	Zwavel, totaal		WPE009

Emballage overzicht

 	WPE001 Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter (Zoutzuur)	 	WPE002 Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter
 	WPE003 Blank glas fles nauwhals rode dop 100 ml	 	WPE004 Blank glas fles nauwhals witte dop 250 ml (OME431, EET063)
 	WPE005 Blank glas fles nauwhals zwarte dop 100 ml, HNO ₃ /Au	 	WPE006 Blank glas fles wijdhals witte dop 1 liter
 	WPE007 Gekleurd glas fles nauwhals blauwe dop 50 ml, NaOH (OME442,EET081)	 	WPE008 Blank glas pot wijdhals witte dop 375 ml

Emballage overzicht

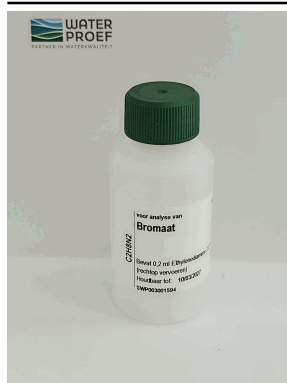
	WPE009 Blank glas pot wijdhals witte dop 720 ml		WPE010 Gekleurd glas fles nauwhals groene dop 100 ml
	WPE011 Gekleurd glas fles zwarte dop 100 ml		WPE012 Gekleurd glas nauwhals witte dop 100 ml (OME443, EET570)
	WPE013 Gekleurd glas fles nauwhals rode dop 1 liter		WPE014 Gekleurd glas fles nauwhals rode dop 500 ml
	WPE015 Gekleurd glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter		WPE016 PET pot wijdhals zwarte dop 500 ml (HWL)

Emballage overzicht

WPE017

HD-PE fles nauwhals
blauwe dop 100 ml


WPE018

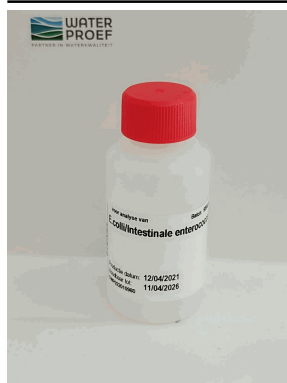
HD-PE fles nauwhals
gele dop 100 ml


WPE019

HD-PE fles nauwhals
groene dop 100 ml


WPE020

Niet in gebruik


WPE021

HD-PE fles nauwhals
rode dop 100 ml


WPE022

HD-PE fles nauwhals
witte dop 100 ml


WPE023

HD-PE fles nauwhals
zwarte dop 100 ml
(OME470, EET062)


WPE024

HD-PE fles nauwhals
zwarte dop 100 ml

Emballage overzicht

WPE025

HD-PE fles nauwhals
zwarte dop 250 ml


WPE026

HD-PE pot wijdhals
groene dop 1 liter


WPE027

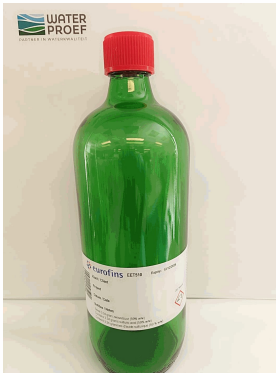
HD-PE pot wijdhals
blauwe dop 500 ml


WPE028

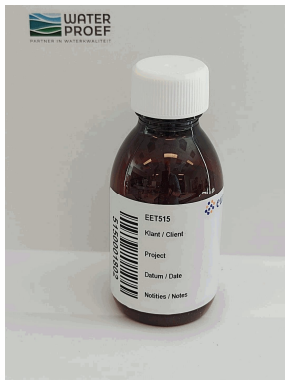
HD-PE pot wijdhals
rode dop 500 ml


WPE029

PE-LD doorzichtige
zak 250 ml


WPE030

Gekleurd glas fles
nauwhals rode dop 1
liter (OME424,
EET510)


WPE031

PET fles nauwhals
witte dop 125 ml
(EET515)

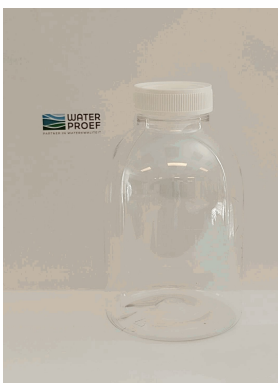

WPE032

PET pot wijdhals witte
dop 250 ml

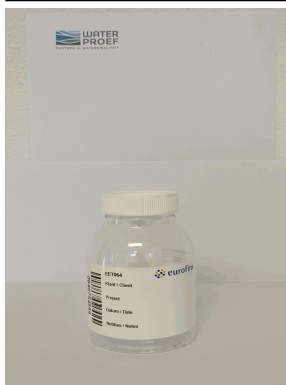
Emballage overzicht

WPE033

PET pot wijdhals witte
dop 400 ml (EET610)


WPE034

PET pot wijdhals witte
dop 500 ml


WPE035

PET pot wijdhals witte
dop 250 ml
(OME490, EET064)


WPE036

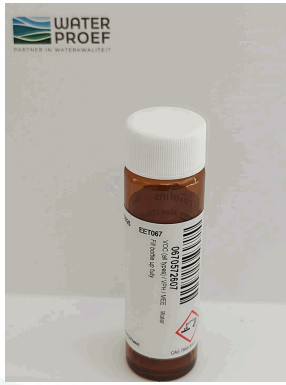
PP emmer rood
deksel 10 liter


WPE037

Gekleurd glas fles
nauwhals zwarte dop
1 liter, Azijnzuur
(OME429, EET550)


WPE038

PVC pot wijdhals
zwarte dop 200 ml


WPE039

Gekleurd glas fles
wijdhals witte dop 40
ml (EET067)

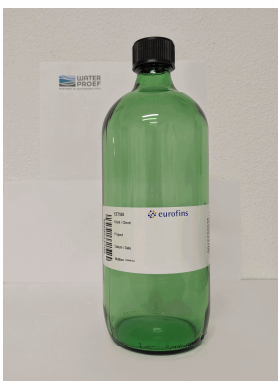

WPE040

Blank glas fles
nauwhals glazen dop
250 ml (OME433,
EET555)

Emballage overzicht

WPE041

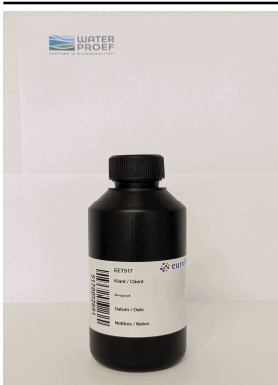
Blank glas fles
nauwhals zwarte dop
250 ml
(OME432,EET590)


WPE042

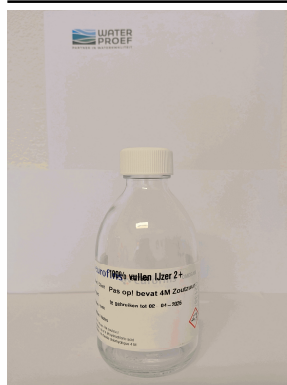
Gekleurd glas fles
nauwhals zwarte dop
1 liter (OME422,
EET505)


WPE043

Gekleurd glas fles
nauwhals zwarte dop
500 ml (RWS)


WPE044

HD-PE zwarte fles
nauwhals zwarte dop
250 ml (OME408,
EET517)


WPE045

Blank glas fles
nauwhals witte dop
250 ml (Zoutzuur)
(EET560)


WPE997

verpakking 100 ml niet
standaard


WPE998

Verpakking voor
aangeleverd extract


WPE999

Overige